Nettoyeurs d'échantillons SLN

Machines à tamiser avec tamis de tri

La procédure de nettoyage correspond dans une large mesure à celle d'une machine de nettoyage normale

- Nettoyage entièrement automatique
- Avec ébarbeur et aspiration
- Remplacement rapide des grilles
- Tamis de tri supplémentaires pour trier les grains échaudés et les petits grains
- Couches de tamis de tri avec balles de nettoyage



Un échantillon permet de déterminer directement au moment de la réception la teneur en impuretés (de grande et petite taille, sortie d'aspiration) ainsi que la teneur en céréales à petits grains et de qualité. Cela permet l'acceptation de céréales de qualité et le rejet ciblé des lots qui ne répondent pas aux conditions du contrat.



Remplir l'échantillon et démarrer le processus de nettoyage. Au cours d'une période présélectionnée, l'échantillon est ébarbé si nécessaire. L'ébarbeur s'ouvre alors automatiquement et l'échantillon tombe à travers la chambre d'aspiration. Les saletés légères sont aspirées par l'aspiration et séparées par le cyclone dans le sac à poussière. L'échantillon passe par la grille pour paille qui filtre les grosses impuretés, puis par la grille pour sable. La grille pour sable permet de séparer le sable et les petites impuretés. L'échantillon est finalement transporté sur le tamis de tri (modèle SLN4 = 2 tamis de tri). Les balles en caoutchouc évitent que le tamis de tri ne se bouche. Les impuretés s'écoulent dans le plateau de collecte latéral. Les grains échaudés et les petits grains sont collectés dans le plateau de gauche et le grain de qualité dans le plateau de droite.

Pour les accessoires, voir le nettoyeur d'échantillons MLN.









Caractéristiques techniques

Modèle	Nombre de tamis	Tension	Puissance	Poids	Référence article
SLN3	3	230 V, 50 Hz	0,37 kW	85 kg	1740 0040
SLN4	4	230 V, 50 Hz	0,37 kW	85 kg	1740 0050

Tamis standard pour orge de brasserie SLN3

Tamis	Dimensions	Référence article
Tamis supérieur (grille pour paille)	4,5x20 mm / 300x350 mm	3115 6088
Grille pour sable	1,5x3,5 mm + Ø 2,0 mm/ 300x350 mm	3115 6999
Tamis de tri	2,5x20 mm / 300x470 mm	3115 8057

Tamis standard pour orge de brasserie SLN4

Tamis	Dimensions	Référence article 3115 6088
Tamis supérieur (grille pour paille)	4,5x20 mm / 300x350 mm	
Grille pour sable	1,5x3,5 mm + Ø 2,0 mm / 300x350 mm	3115 6999
1. Tamis de tri	2,2x20 mm / 300x470 mm	3115 8046
2. Tamis de tri	2,5x20 mm / 300x470 mm	3115 8057